

Installation Exponent Version 6.1.x.x. für den Texture Analyser TA.XTplus und Exponent Connect für Texture Analyser TA.XTplusC Connect.

Sollten die Links nicht funktionieren, liegt das an der Umstellung auf unsere neue Webseite! Alle Informationen finden Sie unter www.winopal.com im Bereich Support.


Die Installationsroutine ist für beide Programme fast identisch. Nur die Dateien liegen an unterschiedlichen Orten.

Bitte beachten Sie, dass Sie die richtige Software Version für Ihren Texture Analyser installieren. Mehr Infos dazu finden Sie auch auf unserer Homepage im Bereich Support.

<https://www.winopal.com/support.html>

Alle erforderlichen Lizenz- und Registrierungsinformationen zur Installation der Software Exponent finden Sie im Programm Exponent.

Starten Sie Exponent und klicken Sie auf „Hilfe“ und dann auf „ÜberExponent“

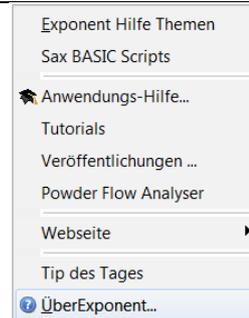

Notieren Sie sich die folgenden Daten:

Registriert für:

Lizenz Nr.:

Reg. Code:

Laden Sie das Programm aus dem Internet herunter:

Für den Texture Analyser TA.XTplus

<https://stalemicrosystems.com/SoftwareUpdateExponent.html>

TA.XTplusC Connect

<https://stalemicrosystems.com/SoftwareUpdateExponentConnect.html>

Falls Sie keine **Installationsrechte** auf Ihrem Notebook besitzen, bitten Sie den entsprechenden **Administrator** die Software für Sie zu installieren.






„Da Sie in Ihrem Unternehmen die Software Exponent mit dem Texture Analyser TA.XTplusC einsetzen, haben Sie das Recht, das Programm zur Auswertung und Erstellung von neuen Projekten auf weiteren Rechnern zu installieren.“ Siehe Lizenzbedingungen

Nach dem Download der Software aus dem Internet starten Sie die Installation.

Klicken Sie auf „Weiter“.

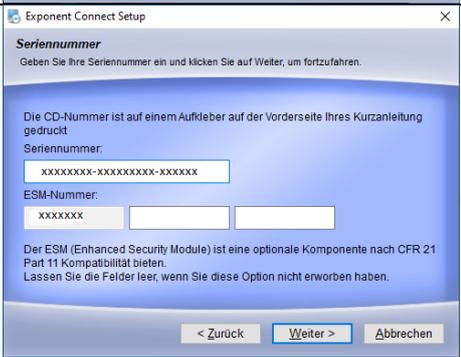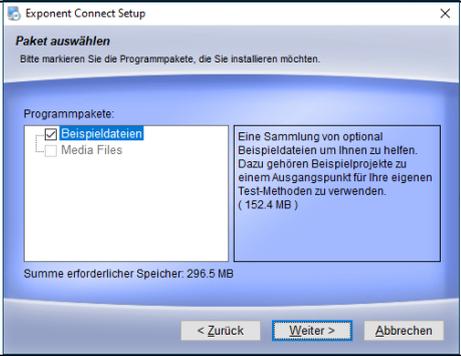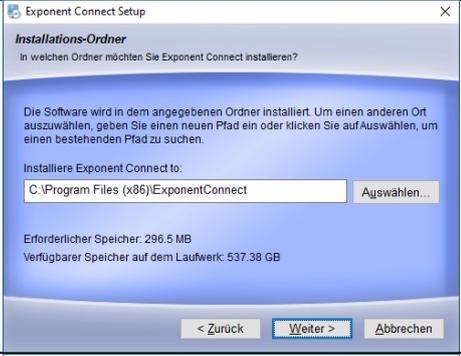

<p>Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen.</p> <p>Klicken Sie auf „Weiter“.</p>	
<p>Geben Sie ihre Lizenznummer ein.</p> <p>Im Feld ESM-Nummer brauchen Sie nichts eintragen.</p> <p>Klicken Sie auf „Weiter“.</p>	
<p>Hier müssen Sie nichts ändern.</p> <p>Klicken Sie auf „Weiter“.</p>	
<p>Hier wird der Standard Installationspfad angezeigt.</p> <p>Diesen müssen Sie nicht ändern.</p> <p>Klicken Sie auf „Weiter“.</p>	
<p>Wenn Sie die Datei aus dem Internet geladen haben, verfügen Sie nicht über die Mediadateien.</p> <p>Klicken Sie auf „Weiter“.</p>	


Klicken Sie auf „Weiter“.




Klicken Sie auf „Weiter“.




Information über die Installation.

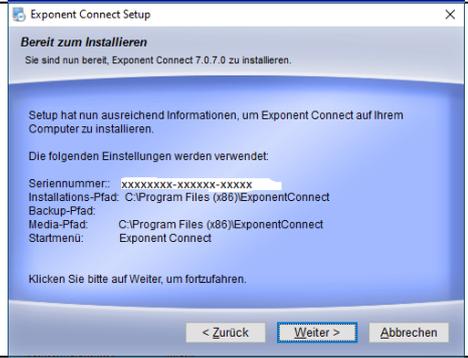

Info

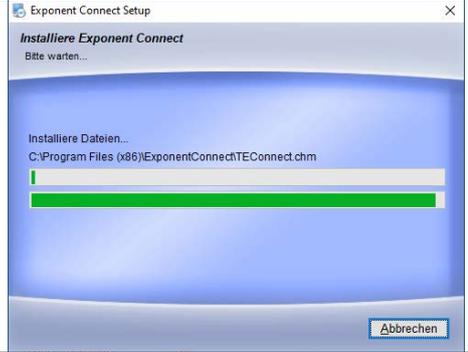

Info

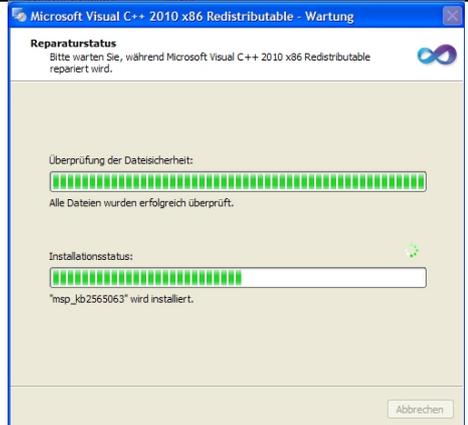


Klicken Sie auf „Beenden“.



Hier müssen Sie nichts ändern.


Klicken Sie auf „OK“.

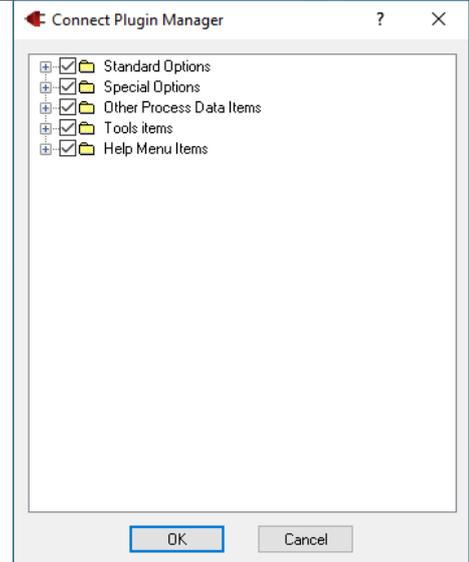


In diesem Feld können Sie auswählen, welche Kanäle in der Skalierung angezeigt werden sollen.

In der Skalierung werden nicht alle Kanäle angezeigt. Somit wird diese etwas übersichtlicher.


Falls Sie später einmal zusätzliche Kanäle benötigen sollten, können dies jederzeit wieder nachinstalliert werden.

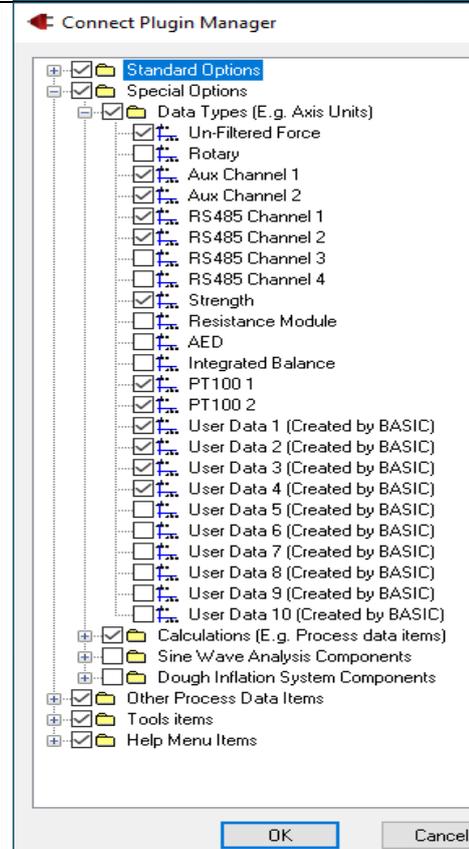


Im Fenster Verbindung mit dem Texture Analyser klicken Sie auf „No TA“.

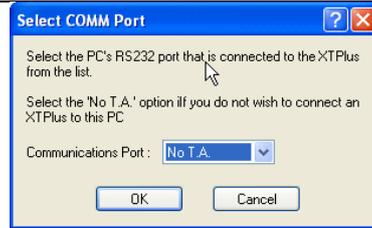

Sie werden jetzt aufgefordert, das Programm zu registrieren.

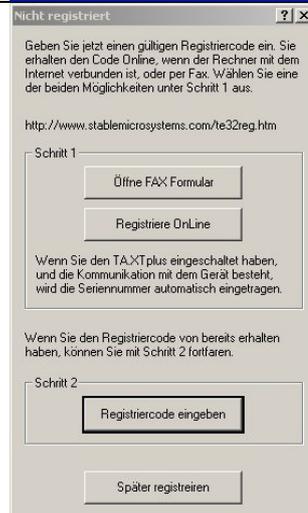

Klicken Sie auf „Registriercode eingeben“:

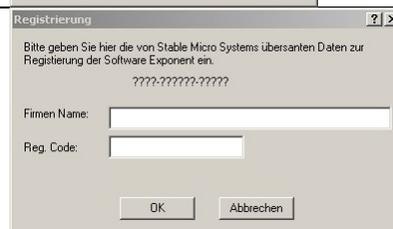

Nach der Installation der Software fordert das Programm Sie auf, dieses zu starten. Bitte führen Sie diese Funktion aus.

Exponent muss einmal mit Administrationsrechten gestartet werden, damit alle Funktionen in der Registry eingetragen werden können.

Bitte laden Sie jetzt die deutsche Sprachdatei und die Installationsanweisung aus dem Internet herunter und installieren Sie diese wie beschrieben. Bitte achten Sie auf die richtige Software Version.

Exponent: <https://www.winopal.com/support/#c2366>

Exponent Connect: <https://www.winopal.com/support/#c2364>

Die Sprachdatei ist in einem geschützten Bereich abgelegt. Die Benutzerdaten senden wir Ihnen gerne zu. Bitte senden Sie uns hierfür eine Mail an info@winopal.com

Benutzername:

Passwort:

Bitte kopieren Sie die Datei in das gleiche Installationsverzeichnis, wie Sie es bei der Installation von Exponent ausgewählt haben. (Siehe oben)

Jetzt müssen Sie sich nur noch einen Benutzernamen vergeben.

Tragen Sie diesen unter „Login Name“

Ein Passwort können Sie vergeben, ist aber nicht zwingend notwendig.


Alle anderen Informationen sind optional.



Nach Abschluss der Installation sind keine Administratorrechte mehr erforderlich.

Als letzten Schritt müssen Sie noch einen User über „Add User... (Benutzer hinzufügen)“ anlegen und das Programm starten.

Um die Sprache zu ändern, klicken Sie bitte auf die Flagge.

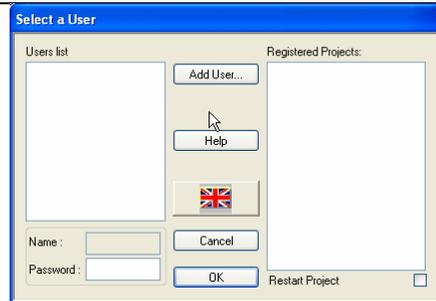

Machen Sie jetzt einen Haken bei:
„Show all language files“



Nach Abschluss der Installation sind keine Administratorrechte mehr erforderlich.



Wenn Sie jetzt auf „Ja“ klicken, haben Sie die Software erfolgreich installiert. Bei Fragen rufen Sie uns gerne an. Tel.: 05068-99990-10



WINOPAL Forschungsbedarf GmbH
Bahnhofstraße 42 • 31008 Elze • Germany
T +49 (0)5068-9999010 • F +49 (0)5068-9999019
info@winopal.com • www.winopal.com